

EXPERIENCE : mise en évidence de cellules


Pour observer un échantillon au microscope :

Etape 1.

- soit il existe une préparation microscopique déjà faite (bactérie, paramécie, roche, levure, végétal=pomme de terre)
- soit vous faites une préparation microscopique (eau, oignon, élodée, champignon, bois, bœuf)

Pour faire une préparation microscopique :

- Prélever un morceau d'épiderme inférieur
- Poser l'échantillon bien à plat sur la lame.
- Ajouter une goutte d'eau.
- Ajouter la lamelle.

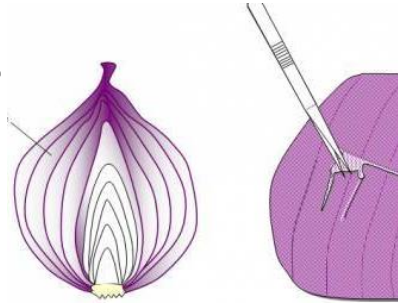

Etape 2.

Observer au microscope la préparation.

Pensez à vous aider de la Fiche Méthode Microscope !

Etape 3.

Vous pouvez réaliser une photographie ou schéma de la préparation.

Pensez à vous aider de la Fiche Méthode Schéma !