

FICHE METHODE : Observation microscopique

En vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=BzjHW -IUbs>


1- Le microscope est placé en face de moi J'allume la **lampe**.

2- Je repère l'**oculaire** où se place l'oeil

3- Je sélectionne le plus petit **objectif** (sentir le cran)

4- Je place la préparation microscopique au centre de la **platine**.

Lampe

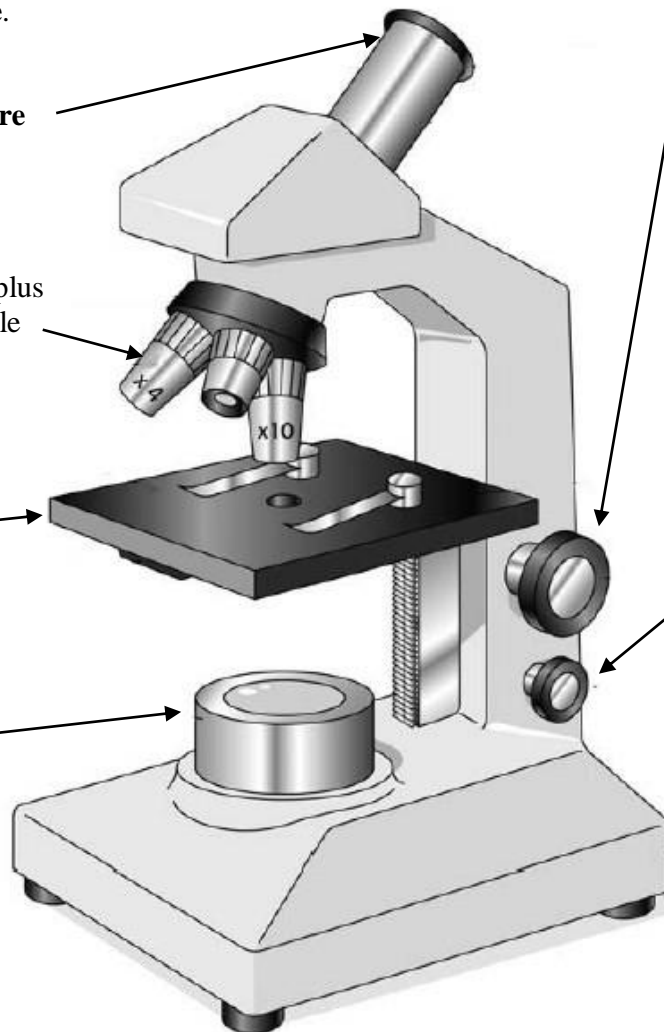

5- Je descends la **platine** en utilisant la **grosse vis**

6- En regardant dans l'**oculaire**, je remonte la platine avec la **grosse vis** jusqu'à voir nettement l'objet (**Mise au point**).

7- Je recherche la zone de la préparation la plus intéressante.

8- Je règle la netteté avec précision en utilisant avec la **petite vis**.

Niveaux de maîtrise de la compétence : Utiliser un microscope

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - La lame est correctement placée sur la platine - La lampe est allumée - Je sais sortir et ranger un microscope 	<ul style="list-style-type: none"> - La luminosité choisie est correcte - La mise au point est correcte - Je sais me déplacer sur la lame 	<ul style="list-style-type: none"> - L'objectif choisit est le plus adapté à ce que je veux observer. 	<ul style="list-style-type: none"> - La zone de la lame observée est la plus intéressante pour ce que je veux observer.

Niveau 1 : non maîtrisé

Niveau 2 : insuffisamment maîtrisé

Niveau 3 : maîtrisé

Niveau 4 : bien maîtrisé